

### 欧巴代清洗指南

欧巴代®, 全配方薄膜包衣系统, 是包含了成膜材料, 增塑剂, 着色剂以及其它添加剂的一步包衣粉末产品。提供优秀的衣膜性能, 包括清晰的刻痕识别, 高膜强度, 良好的附着力等。

以下介绍的清洗指南, 推荐适用于大多数的欧巴代产品, 包括欧巴代II, 欧巴代EZ, 欧巴代fx和欧巴代SGR系统。会有个别的产品需要特殊的要求和不同的清洗条件。

- 为达到最好的清洁效果, 欧巴代应当在包衣过程结束后最短的时间内从设备上清除。
- 如果清洗得当, 欧巴代残留物可以用适当的清洗剂轻易去除。不必使用酸性或碱性的清洗剂。
- 用室温或冷水来准备清洗剂, 不要用热水, 因为可能会导致配方中的某些聚合物凝胶化。
- 将清洗剂喷在需清洗的表面。
- 等待3-5分钟使清洗剂附着在被喷涂的表面。
- 用纯水冲洗附着清洗剂的表面直至干净。

### 包衣锅

- 包衣锅可以用同样的清洁剂清洗。
- 在锅内蓄水池注入清洁剂, 让锅体在清洁剂浸泡中旋转30分钟。

### 喷液设备

- 喷枪和软管要拆卸下来清洗。
- 洗枪的时候, 要确保所有的通道都没有残留的包衣材料, 它会堵住小孔或影响喷速。
- 细软的毛刷或拭子可通到喷口的顶端, 去除所有残留的包衣材料。
- 避免使用坚硬的物体, 以免损坏枪的部件。清洗完成后, 应当用纯水将所有的设备冲洗干净。

根据我司所知及所信，本文包含的信息真实、准确，但由于方法、条件以及产品设备的差异，故不对产品任何推荐的数据或者建议提供明示或暗示性担保。在贵方的任何用途上，也不作同样的产品适用性担保。我司对意外的利润损失、特殊或相应的损失或损害不承担责任。

卡乐康公司不作任何明示或暗示性担保。即不担保客户在应用卡乐康产品的过程中不会侵犯任何第三方或实体持有的任何商标、商品名称、版权、专利或其他权利。

更多信息请与卡乐康中国联系，电话：**+86-21-61982300/4001009611** 传真：**+86-21-54422229**

[www.colorcon.com.cn](http://www.colorcon.com.cn) · [marketing\\_cn@colorcon.com](mailto:marketing_cn@colorcon.com)

北美  
+1-215-699-7733

欧洲/中东/非洲  
+44-(0)-1322-293000

拉丁美洲  
+54-11-5556-7700

印度  
+91-832-6727373

中国  
+86-21-61982300



© BPSI Holdings LLC, 2018.

本文所包含信息归卡乐康所有，未经许可不得使用。

\* 除了特别指出外，所有商标均属BPSI公司所有